

ふき取り検査サービス 検査方法

1




付属のラベルに検査箇所等、必要事項を記入し本体に貼付します。

2



綿棒の先は殺菌済みのため、キャップ以外には触れないようにご注意ください。
綿棒に触れてしまうと、検査結果に誤差が生じる恐れがあります。
また、検査キットの中の液体（滅菌水）が漏れないようにご注意ください。

3

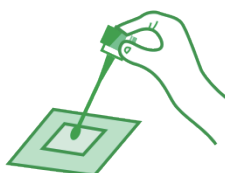


綿棒の先端部（綿球）で一定面積を拭き取ります。

ふき取り方法

調理台やまな板では10cm×10cm の一定面積を拭き取ります。小さい容器や蛇口、包丁、手指等については面積表示が困難なので、全面を拭き取ります。

ふき取り検査の注意事項

拭き取るときに最も注意しなければならないことは、拭き取る面が乾燥している際には綿棒を容器内の滅菌水に湿らせてふき取ります。また、拭き取る圧力は一定とします。

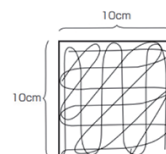

4



ふき取り後はすぐにキャップを締めてください。
キャップを確実に締めて、数回振り混ぜたら冷蔵保存してください。

※ふき取り後は速やかに指定の検査センターに冷蔵便でお送りください。

※平日に到着するようにお送りください。